



# Clean Do



Made in Japan

## 表面蛋白質殘留檢測棒

一款蛋白質清潔和污染的通用檢測工具!

**即開即用**

» Clean Do 蛋白質塗抹棒設備, 用於驗證 HACCP 衛生水平。

**簡單易行**

» Clean Do 可以在無需培訓或經驗的情況下使用。

**儲存方便**

» 在室溫下儲存即可。

蛋白質污染會迅速從橙色轉變為綠色, 只需2分鐘即可顯示出來。使用 Clean Do, 您可以滿足 HACCP (危害分析和關鍵管制點) 的要求。Clean Do 的最低檢測極限為20微克 (ug)。

乾淨的設備和整潔的表面是確保產品安全的基礎。您所需的所有評估工具都包含在 Clean Do 中!

### Clean Do 表面蛋白質殘留檢測棒

保存期限	18個月
保存方式	存放在攝氏+15至+25度的暗處
包裝尺寸	100支/盒
ID號碼	1 061 343

**簡單易用**

無需額外設備。

**迅速**

您可以在2分鐘內判斷結果。

**價格合理**

可靠地檢測蛋白質污染。



爾榜燈生物科技有限公司  
ABUNDANT LIFE CO., LTD  
☎ +886 2 2711 3777 ☎ +886 2 8771 4641  
✉ ABUNDANT0130@GMAIL.COM  
📍 106台北市大安區忠孝路四段169號11樓之1




爾榜燈官網

# Clean Do 使用步驟

1

將塗抹棒從管中取出。

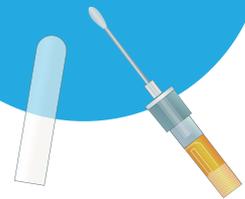

2

塗抹棒正確地擦拭要檢查的地方。當塗抹棒變乾時，可以潤濕塗抹棒。



3

將塗抹棒插入管中，然後從橙色蓋上撕掉原封條。



6

搖晃 Clean Do 以獲得最佳混合效果。



5

順時針旋轉拭子管的橙色蓋。



4

按下橙色蓋的頂部。



7

(-) 陰性



(+) 陽性



(++) 強陽性



結果立即可見：  
反應在不到2分鐘內完成。  
顏色的變化可以與包裝說明書的示意圖進行比較。

