



# 組織胺 免疫快篩可定量試紙條

## Histamine Lateral Flow Strips



3 分鐘快速檢測



可肉眼判讀



室溫保存

01



第一個榮獲 AOAC  
認證的組織胺定量  
試紙條

02



3 分鐘快速檢測流  
程，簡單水萃法，無  
須醃化

03



可肉眼判讀，靈敏度  
達FDA食品標準 35  
ppm

04



亦可機器定量判讀，  
檢測範圍廣 (8-300  
ppm)

05

室溫保存 (15-25°C)



操作影片




ABUNDANT®  
爾榜燈 優化實驗室的好夥伴

# 結果判讀

## 肉眼判讀



控制線應出現，  
如果不可見，則測試無效。

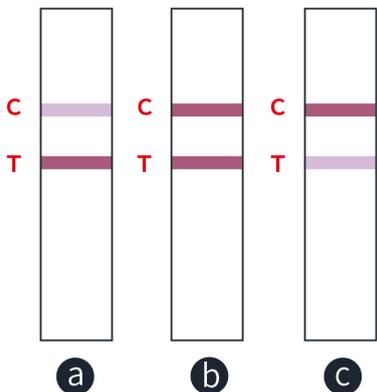

當能夠看到控制線時，請比較測試線的強度與控制線的強度：

- Ⓐ 如果測試線比控制線更深 ( $T > C$ )，則樣本組織胺濃度低於 35ppm。
- Ⓑ 如果測試線與控制線相同 ( $T = C$ )，則樣本中的組織胺濃度大於等於 35ppm。
- Ⓒ 如果測試線比控制線淡 ( $T < C$ )，則樣本中的組織胺濃度大於 35ppm。

## 機器判讀

簡單快速

一次分析三條試紙條

免費分析軟體



3PR MINI 小型讀數儀



**ABUNDANT**<sup>®</sup>  
爾榜燈 優化實驗室的好夥伴



WWW.ABUNDANT-TW.COM

爾榜燈生物科技有限公司

ABUNDANT-LIFE CO., LTD.

☎ +886 2 2711 3777 ☎ +886 2 8771 4641

✉ ABUNDANT0130@GMAIL.COM

📍 106 台北市大安區忠孝路四段169號11樓之1