

Allergeneye™ Quick:

只需10分鐘！

快速檢測表面及 沖洗水中的過敏原

看不見的過敏原

看得見的檢測結果

食品過敏原污染不僅影響消費者安全，也可能對企業商譽造成重大衝擊。即使只是殘留在製造設備上的極微量過敏原，也有可能引發危及生命的過敏反應。

僅靠傳統清潔作業並不足夠，您需要有明確依據，確認設備已確實清除過敏原。

Allergeneye™ Quick: 僅需10分鐘， 拭子擦拭樣本或沖洗水皆可檢測

Allergeneye Quick 是 Kikkoman Biochemifa 專為食品製造現場清潔後的過敏原確認所開發的快速檢測套組。

無論是檢測設備表面，或是COP / CIP清洗程序後的沖洗水，都能快速完成過敏原檢測與確認。

採用創新檢測技術

10分鐘即可提供值得
信賴的檢測結果



主要特色:

- 可檢測8種主要過敏原
- 雙重檢測用途
既可檢測設備表面，
也可檢測沖洗水。
- 高靈敏度
可檢出低至 0.2 ppm的
過敏原蛋白。
- 快速判定
10分鐘即可清楚判讀結果。
- 常溫保存
無需冷藏，
便於保管與日常使用。

Allergeneye™ Quick 可以檢測以下過敏原:

- 蛋
- 牛奶(酪蛋白)
- 小麥
- 蕎麥
- 花生
- 甲殼類
- 大豆
- 芝麻

深入了解
Allergeneye™ Quick



ABUNDANT®
爾榜燈 優化實驗室的好夥伴

10分鐘快速取得檢測結果


設備表面 擦拭檢測



沖洗水檢測



1

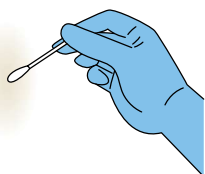


使用潤濕拭子
擦拭檢測區域。
(10cm×10cm)




採集設備或器具清潔後的
沖洗水作為檢測樣本。

2

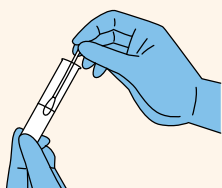


將拭子放入 10mL
緩衝液中，
充分攪拌混勻。

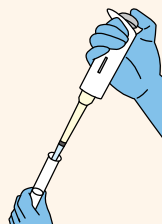


將磷酸鹽緩衝生理食鹽水
加入沖洗水中，
製備成10倍稀釋檢體。

3

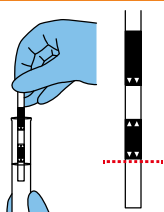

將試紙浸入至 DIP 線處，
維持 3 秒後取出。

4

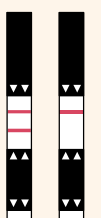

10分鐘後即可判讀結果。
左圖：陽性
右圖：陰性

Allergeneye™ Quick

檢測時間：10分鐘
最低檢出濃度：0.2ppm
保存條件：1~30°C (室溫保存)

產品名稱	產品編號	過敏原蛋白	標籤顏色	檢測次數
Allergeneye™ Quick for Egg	61962	Ovalbumin	黃色	20次
Allergeneye™ Quick for Milk (Casein)	61963	αs1-casein	藍色	
Allergeneye™ Quick for Wheat	61964	Gliadin	紅色	
Allergeneye™ Quick for Buckwheat	61965	24 kDa protein	綠色	
Allergeneye™ Quick for Peanut	61966	Ara h 1	棕色	
Allergeneye™ Quick for Crustacean	61967	Tropomyosin	橙色	
Allergeneye™ Quick for Soy	61968	7S globulin	淺藍色	
Allergeneye™ Quick for Sesame	61969	11S globulin	黑色	

* 本試劑組未附擦拭採樣器材 (拭子、緩衝液、容器)。
可搭配市售擦拭採樣器材及微生物檢測用稀釋磷酸鹽緩衝生理食鹽水使用。
但所使用之器材與磷酸鹽緩衝生理食鹽水不得含有蛋白質成分 (如蛋白陳培地) 或過敏原。



優化實驗室的好夥伴
WWW.ABUNDANT-TW.COM

爾榜燈生技有限公司

ABUNDANT-LIFE CO., LTD.

如需更多信息，包括報價、產品樣品或演示，
請聯繫我們：

☎ 02-2711 3777

☎ 02-8771 4641

✉ INFO@ABD-TW.COM

📍 106台北市大安區忠孝路四段169號11樓之1